



ご注意！

HunterLab(®)の梱包を開ける前に
、必ずこの文書をお読みください

HunterLab[®] **Aeros**[®]

A60-1021-173、ver 1.0



1. 箱から取り出す

Aeros を作業台に置いてください。必要に応じて HunterLab に機器を返品できるよう、梱包材は保管しておいてください。

2. ご注文内容の確認

ご注文内容をご確認ください。ご発注書と HunterLab からの出荷書類を照合してください。不一致がある場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチームまでご連絡ください。

3. Aerosの設置場所の選定

HunterLab Aeros分光光度計は、高精度な実験室用機器です。正確かつ精密な測定を行うためには、実験室レベルの環境が必須であり、その環境を維持する必要があります。

以下の表に、装置のサイズと重量、および電氣的要件、温度・湿度要件を示します。

高さ	56 cm; 22 in
幅	38 cm; 15 インチ
奥行き	51 cm; 20 in
重量	23 kg; 50 lb
電源コンセント	110～240 AC
電気仕様	47～63 Hz 単相
温度	4～38°C (40～100°F)
湿度	10% ～ 85% (結露なし)

4. 設置環境

- 機器の両側に 20cm (8in) の障害物のないスペースを確保してください。
- 本器は、**直射日光が当たらない場所**、窓から離れた場所に設置してください。
- Aeros の周囲の空気には、**アルカリや酸の蒸気、有機溶剤が含まれていない**ようにしてください。
- **ほこりの多い環境は避けてください。**
- **強い電界**のある場所では、Aeros を操作しないでください。
- **強い振動や衝撃は避けてください。**
- Aeros の近くに**発熱源**がないことを確認してください。

装置の両側に 20cm (8 インチ) の障害物のないスペースを確保してください。



注：本書に記載されているこれらの条件および手順に従わない場合、機器の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。



5. 安全上の要件

- 紫外線 – 装置内部の LED を確認または観察する際は、紫外線防止用の保護メガネを着用してください。

6. 取扱説明書

HunterLab の Aeros 取扱説明書は、ここに記載されている情報を補完するものであり、操作、トラブルシューティング、および最適化についてより詳細な情報を提供しています。取扱説明書を参照することで、HunterLab Aeros 分光光度計を最大限に活用するための実用的な応用例について理解を深めることができます。


7. サービス

- HunterLab 製品の修理は、HunterLab が認定し、工場での研修を受けた担当者だけが実施することができます。
- カバーは絶対に外さないでください。修理は、HunterLab のサービス担当者が実施するものとします。

サービスが必要な場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチーム (support@hunterlab.com) までご連絡ください。



SCAN ME

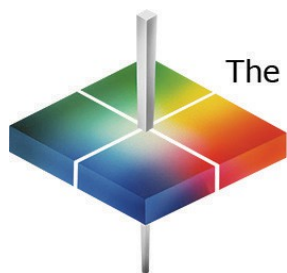

The world's true measure of color

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA

20190-5280

www.hunterlab.com