



ご注意！

HunterLab(®)を開封する前に、必ず

この文書をお読みください

HunterLab®

Agera® L2

A60-1021-867、ver 1.0



1. 箱から取り出す

Agera L2 を作業台に置きます。必要に応じて HunterLab に機器を返品できるよう、梱包材は保管しておいてください。

2. 注文内容の確認

ご注文内容をご確認ください。ご購入の注文書と HunterLab からの出荷書類を照合してください。不一致がある場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチームまでご連絡ください。

3. Agera L2の設置場所の選定


HunterLab Agera L2 分光光度計は、高精度な実験室用機器です。正確かつ精密な測定を行うためには、実験室レベルの環境が必須であり、その環境を維持する必要があります。

以下の表に、装置の寸法・重量、および電氣的要件、温度・湿度要件を示します。

高さ	28 cm; 11.0 インチ
幅	21.6 cm; 8.75 インチ
奥行き	31 cm; 12.25 インチ
重量	7.7 kg; 17.0 lb
電源コンセント	110-240V AC
電気仕様	47~63Hz 単相
温度	10°~40°C (50°~104°F)
湿度10 % ~ 90 % RH、結露なし	10 % ~ 90 % RH、結露なし

4. 設置環境

- 装置の両側に 20cm (8インチ) の障害物のないスペースを確保してください。
- 本器は、**直射日光を避け**、窓から離して設置してください。
- Agera L2 の周囲の空気には、**アルカリや酸の蒸気、有機溶剤が含まれていない**ようにしてください。
- **強い電界**のある場所では、Agera L2 を操作しないでください。
- **強い振動や衝撃は避けてください**。
- Agera L2 の近くに**発熱源**がないことを確認してください。

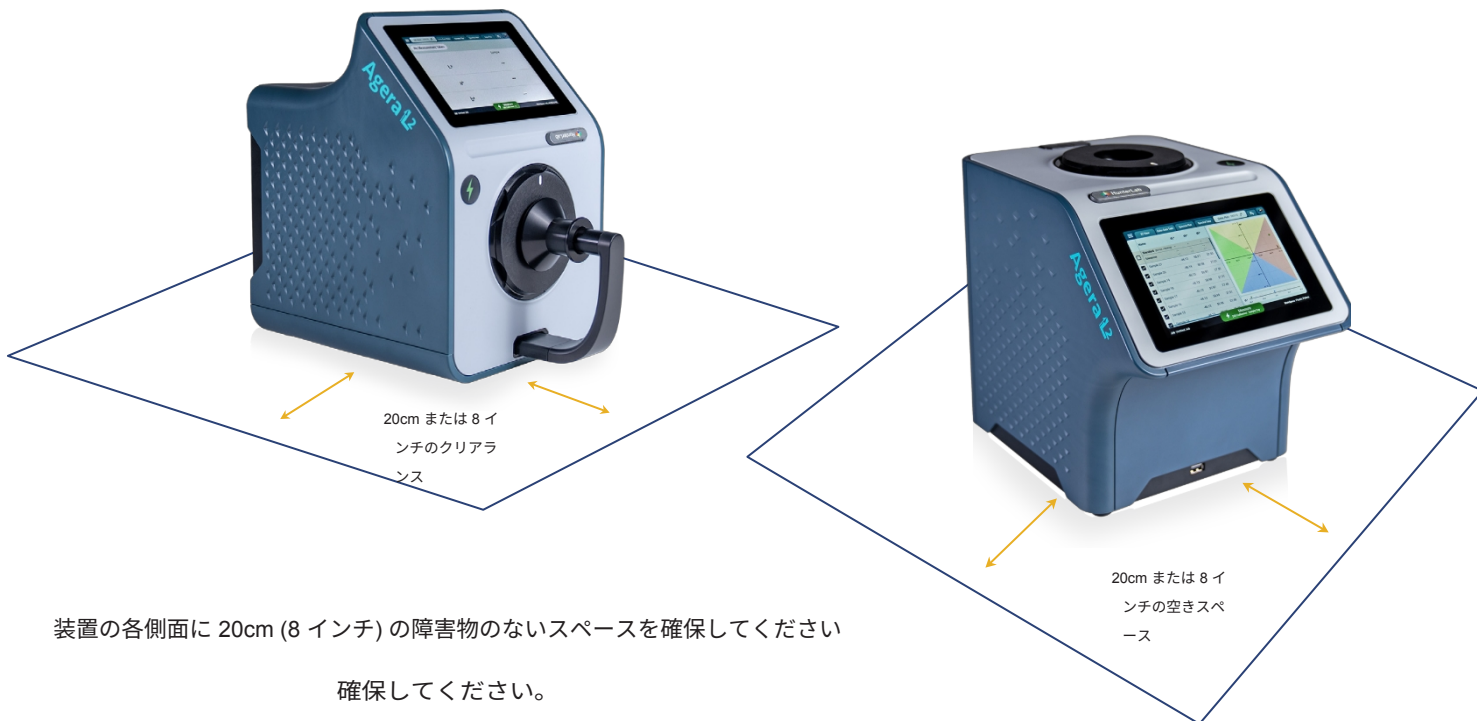

注：本書に記載されたこれらの条件および手順に従わない場合、装置の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。



5. 安全要件

- 紫外線 – 装置内部の LED を確認または観察する際は、紫外線防止用の保護メガネを着用してください。

6. 取扱説明書

HunterLab Agera L2 の取扱説明書は、HunterLab のウェブサイト (hunterlab.com) からダウンロードできます。この取扱説明書は、ここに記載されている情報を補完するものであり、操作、トラブルシューティング、および最適化についてより詳細な情報を提供しています。取扱説明書を参照することで、HunterLab Agera L2 分光光度計を最大限に活用するための実用的な応用例について理解を深めることができます。


7. サービス

- HunterLab 製品のサービスは、HunterLab が認定し、工場での研修を受けた担当者のみが行うことができます。
- カバーは絶対に外さないでください。修理は、HunterLab のサービス担当者が実施します。

サービスが必要な場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチーム (support@hunterlab.com) までご連絡ください。



スキャンしてください

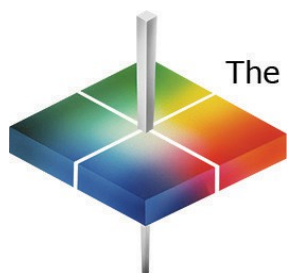

The world's true measure of color

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA 20190-
5280

www.hunterlab.com