


ColorFlex® EZ Citrus クイックスタートガイド

A60-1016-346 バージョン 1.0

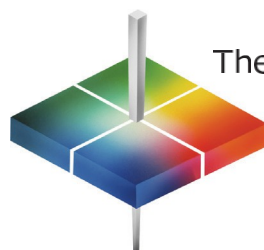

The world's true measure of color

HunterLab

A

装置のセットアップ

1. サンプルクランプ/ポートフォワードスタンドを使用して、機器を設置してください。ACアダプターを、ColorFlex EZ Citrusセンサー背面の左側のポートに接続してください。
2. 電源コードを壁のコンセントに差し込んでください。
3. ボタンパッドの「GO()」ボタンを押して、ColorFlex EZ Citrusの電源を入れてください。

これで、機器の標準化の準備が整いました。



4. (オプション) HunterLabのEasyMatch QCソフトウェアを使用したColorFlex EZ Citrusの制御

ColorFlex EZの背面にあるMini-BプラグからUSBケーブルをの背面のMini-BプラグからPCの標準USBポートに接続します。コンピュータでCMR-2913を使用してEasyMatch QCを起動し、ColorFlex EZをセンサーとして接続します。

B

標準化

1. 標準化を行う際は、サンプルポートに標準ポートインサート（オレンジジュース用チューブホルダーではないもの）が取り付けられていることを確認してください。



4. 校正済みの機器のホワイトタイルをポートに置きます。「GO」を押します。
2. 「下」矢印キーを押して、メインメニューから「STANDARDIZE」を選択します。「GO」キーを押して確定します。



3. 黒いガラスをポートにセットします。「GO」を押して確定します。

Place black glass at port.



5. サンプルポートから標準ポートインサートを取り外し、オレンジジュース用チューブホルダーと交換します。

Standardization
Place white tile at port.

これで、装置はサンプルの測定準備が整いました。



C

サンプルの読み取り

1. メインメニューから「READ」を選択し、「GO」を押してください。
2. 上下矢印キーを使用してリストから「Citrus Color」の測定を選択します。「GO」を押して続行します。
3. 柑橘類の果汁をOJチューブに注ぎ、OJホルダーの「ダイヤモンド」ラベルと一致するスロットにセットします。「GO」を押して読み取ります。



4. 「GO」ボタンを押して測定すると、色測定値が表示されます。

0009
CITRUS COLOR C/2°
CR 32.99
CY 81.30
CN 36.95

5. 下矢印キーを押して、測定値をメモリに保存し、USBプリンターで印刷します。



本機器の使用方法に関するより詳しい説明については、『ColorFlex EZ Citrus 取扱説明書』をご参照ください。

当社の全製品に関する情報は、www.hunterlab.com をご覧ください。

