


ColorFlex® EZ Coffee クイックスタートガイド

A60-1016-265 ver 1.1

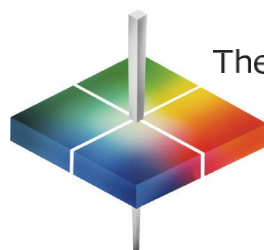

The world's true measure of color

HunterLab

A

装置のセットアップ

1. ACアダプターをColorFlex EZの背面にある左側のポートに接続してください。



2. 電源コードを壁のコンセントに差し込んでください。



3. プリンターやその他のUSBデバイスを使用する場合は、ColorFlex EZの側面にある2つのUSBポートのいずれかに接続してください。



4. ボタンパッドの「GO (J)」を押して、ColorFlex EZの電源を入れてください。電源をオンにします。



これで、装置の標準化の準備が整いました。


5. (オプション) HunterLab社のEasyMatch QCソフトウェアを使用したColorFlex EZの制御

ColorFlex EZの背面にあるMini-BプラグからUSBケーブルをPCの標準USBポートに接続します。コンピュータにEasyMatch QCを起動し、ColorFlex EZをセンサーとして接続します。

B

標準化

1. 下矢印キーを押して、MAIN MENUから「STANDARDIZE」を選択します。「GO」キーを押して確定します。

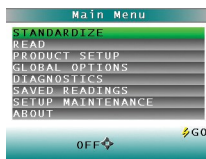

2. スタンドの箱を開け、ポートに黒いガラス板をセットします。「GO」ボタンを押してください。



3. ポートに校正済みの白色タイルを置きます。「GO」を押してください。これでサンプルの読み取り準備が整いました。




これで、機器はサンプルの読み取り準備が整いました。


C

読解例

1. MAIN MENUから「READ」を選択し、GOボタンを押します。

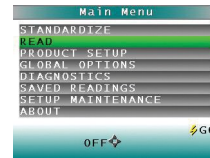


2. 上下矢印キーを押して、リストからセットアップを選択してください。「GO」を押して続行してください。

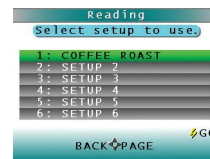

3. サンプルを準備し、ポートの中央に配置してください。



4. 「GO」を押して読み取りを行うと、色測定値が表示されます。

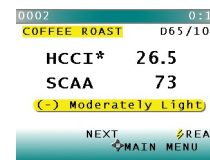

次のコーヒースコアを表示するには、上矢印を押してください。

5. 下矢印キーを押して、測定値をメモリに保存し、USB プリンターで印刷します。



本機器の使用方法に関するより詳細な説明については、『ColorFlex EZ Coffee ユーザーマニュアル』をご参照ください。

当社の全製品に関する情報は、www.hunterlab.com をご覧ください。