



ご注意！

HunterLab(®)の梱包を開封する前に

、必ず本書をお読みください

HunterLab®

ColorFlex® 

A60-1021-432、ver 1.2



1. 梱包の開封

ColorFlex L2を作業台に置きます。梱包材と結束バンドを取り外します。必要に応じてHunterLabへ機器を返送できるよう、梱包材は保管しておいてください。

2. ご注文内容の確認

ご注文内容をご確認ください。ご注文書と HunterLab からの出荷書類を照合してください。不一致がある場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチーム (<https://www.hunterlab.com/en/contact/>) までご連絡ください。


3. ColorFlex L2の設置場所の選定

正確かつ精密な測定を行うには、実験室レベルの環境が必要です。以下の表に、装置のサイズと重量、電氣的仕様、および温度・湿度の要件を示します。

高さ	16 cm; 6.25 in
幅	21 cm; 8.75 インチ
奥行き	24 cm; 9.5 インチ
重量	2.75 kg; 6 lb
電源コンセント	110～240 AC
電気仕様	47～63 Hz 単相
温度	10° ～ 40 °C (50° ～ 104 °F)
湿度10% ～ 90% (結露なし)	10% ～ 90% (結露なし)

4. 設置環境

- 機器の両側に 20 cm (8 インチ) の障害物のないスペースを確保してください。
- 本器は、直射日光が当たらない場所、窓から離れた場所に設置してください。
- ColorFlex L2 の周囲の空気には、**アルカリや酸の蒸気、有機溶剤が含まれていてはなりません。**
- **強い電界**のある場所では、ColorFlex L2 を操作しないでください。
- **強い振動や衝撃は避けてください。**
- ColorFlex L2 の近くに**発熱源**がないことを確認してください。

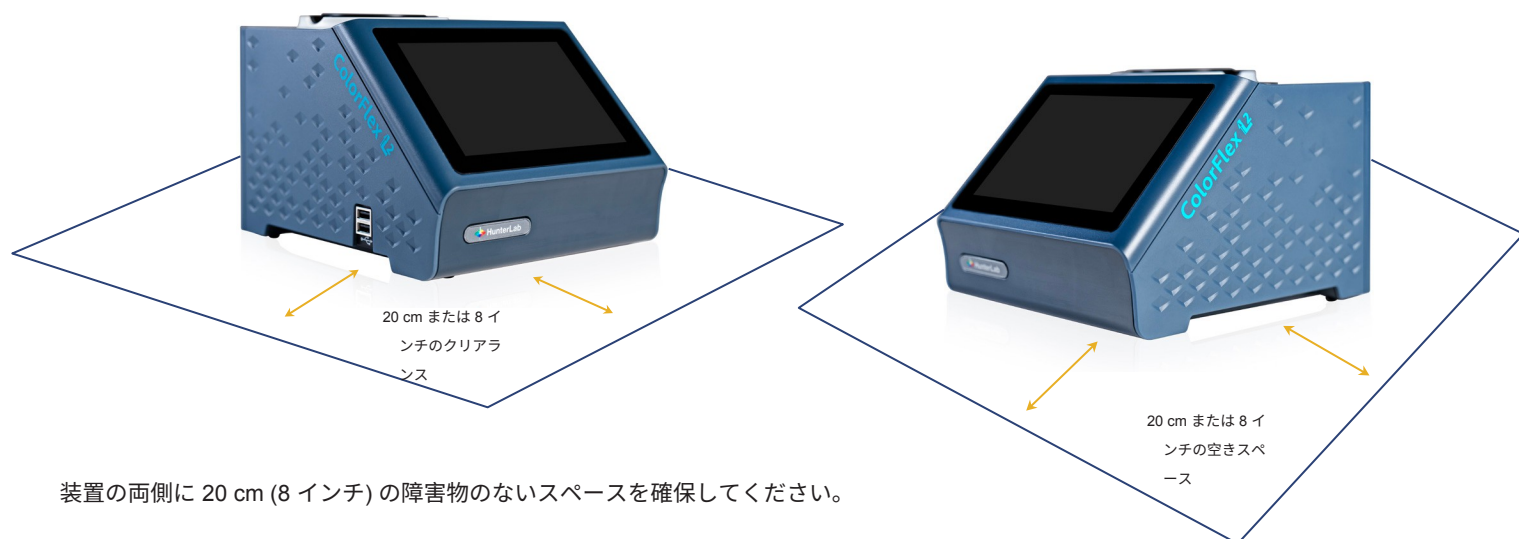

装置の両側に 20 cm (8 インチ) の障害物のないスペースを確保してください。

注：本書に記載されたこれらの条件および手順に従わない場合、装置の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。



5. 安全要件

- 紫外線 – 装置内部の LED を視認または観察する際は、紫外線防止用の保護メガネを着用してください

この点滅光の周波数は、てんかん発作を起こしやすい方にとって感作の範囲内です。

6. 取扱説明書

HunterLab では、製品に印刷版の「クイックスタートガイド」を同梱しています。このガイドは、測定を開始するためのものです。ColorFlex L2 の取扱説明書は、HunterLab のウェブサイト (hunterlab.com) からダウンロードできます。このマニュアルには、操作、トラブルシューティング

および最適化について詳しく説明しています。取扱説明書を参照することで、HunterLab ColorFlex L2 分光光度計を最大限に活用するための実用的な応用例を理解することができます。

7. コンテキスト依存ヘルプ

ColorFlex L2のコンテキスト依存ヘルプは、ここに記載されている情報を補完するものであり、画面ごとに情報にアクセスすることで、操作についてより詳細な説明を提供します。内蔵ヘルプを参照することで、HunterLab ColorFlex L2分光光度計を最大限に活用するための実践的な応用例について理解を深めることができます。

8. サービス

- HunterLab 製品のサービスは、HunterLab が認定し、工場での研修を受けた担当者のみが実施することを許可されています。
- カバーは一切取り外さないでください。修理は、HunterLabのサービス担当者が実施します。

サービスが必要な場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチーム (support@hunterlab.com) までご連絡ください。

ColorFlex L2 の詳細については、QR コードをスキャンしてください。



スキャンしてください



11491 Sunset Hills Road Reston, VA 20190-
5280

www.hunterlab.com