



注意！

HunterLab(®)製品を開封する前に、

必ずこの文書をお読みください。

HunterLab®

ColorFlex® 

A60-1021-432、バージョン 1.0



1. 箱を開封する

ColorFlex L2を作業台に置きます。包装材と結束バンドを取り外します。必要に応じて機器をHunterLabに返送できるよう、包装材は保管してください。

2. ご注文内容の確認

ご注文内容をご確認ください。購入注文書とハンターラボからの出荷書類を比較してください。相違点がある場合は、ハンターラボ カスタマーエクスペリエンスチーム (<https://www.hunterlab.com/en/contact/>) までご連絡ください。


3. ColorFlex L2の設置場所の選定

精密かつ正確な測定を確保するには、実験室グレードの環境が必要です。下表に装置のサイズ・重量、電気仕様、温度・湿度要件を示します。

高さ	16 cm; 6.25 in
幅	21 cm; 8.75 インチ
奥行き	24 cm; 9.5 インチ
重量	2.75 kg; 6 lb
電源コンセント	110-240V AC
電気仕様	47-63Hz 単相
温度	10～30°C (50～86°F)
湿度	10% ～ 90% (結露なきこと)

4. 設置条件

- 機器の両側に20cm（8インチ）の障害物のないスペースを確保してください。
- 装置は**直射日光を避け**、窓から離して設置してください。
- ColorFlex L2 の周囲の大気には、**アルカリおよび酸の蒸気、ならびに有機溶剤を含まないこと**。
- ColorFlex L2 を **強い電界**の存在する場所で操作しないでください。
- **強い振動や衝撃を避けてください**。
- ColorFlex L2 の近くに**発熱源がない**ことを確認してください。

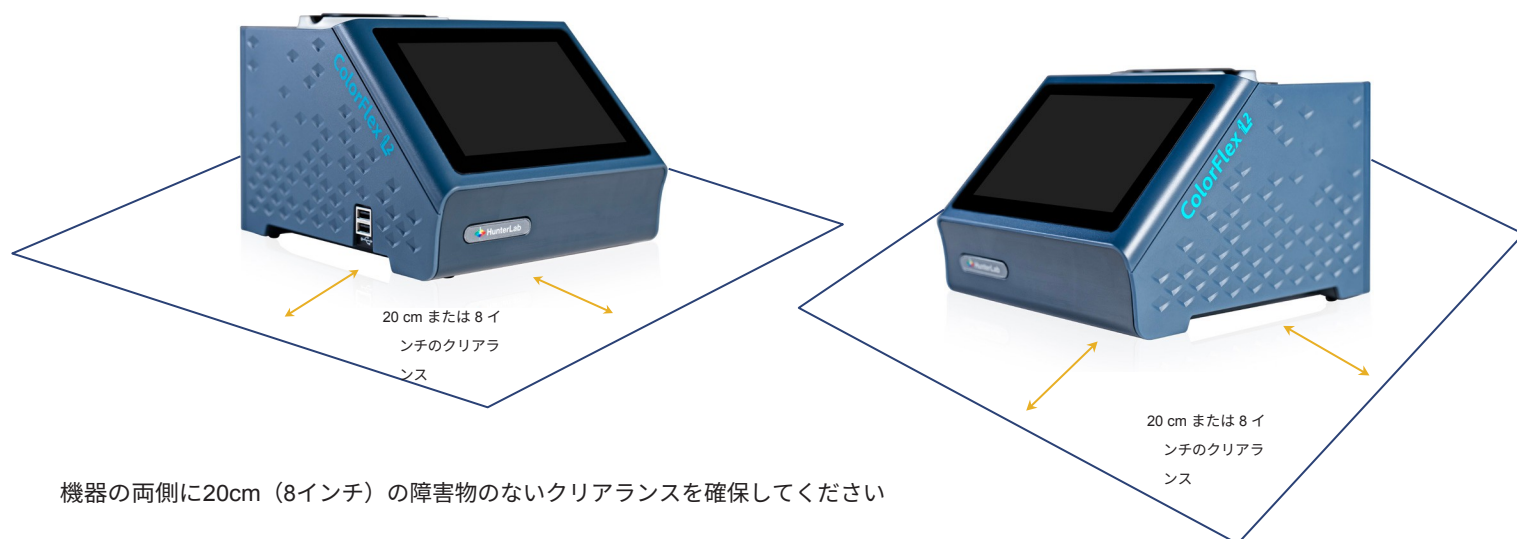

機器の両側に20cm（8インチ）の障害物のないクリアランスを確保してください

注：本書に記載されている条件および手順に従わない場合、機器の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。



5. 安全上の要件

- 紫外線放射 – 装置内部の LED を視認または観察する際は、紫外線保護メガネを着用してください。

本装置内部のLEDを視認または観察する際は、紫外線防止アイウェアを着用してください。この点滅光の周波数は、てんかん発作を起こしやすい方の感受性範囲内にあります。

6. 取扱説明書

ハンターラボ社より、印刷版のクイックスタートガイドが同梱されています。本ガイドは測定作業の開始を支援するものです。また、USBメモリに保存されたHunterLab ColorFlex L2取扱説明書も同梱されています。本マニュアルでは操作方法、トラブルシューティング、最適化について詳細に解説しています。取扱説明書を参照することで、ハンターラボ ColorFlex L2分光光度計を卓越した精度で使用するための実践的な応用知識が得られます。

7. コンテキスト依存ヘルプ

ColorFlex L2のコンテキスト依存ヘルプは、本説明書の内容を補完し、画面ごとに情報を参照することで操作の詳細な見解を提供します。内蔵ヘルプを参照することで、HunterLab ColorFlex L2分光光度計を卓越した精度で使用するための実践的な応用理解が得られます。

8. サービス

- HunterLab製品のサービスは、HunterLabが認定した工場研修を受けた担当者だけが実施できます。
- カバー類は一切外さないでください。サービスはHunterLabサービス担当者によって実施されます。

サービスが必要な場合は、HunterLabカスタマーエクスペリエンスチーム（support@hunterlab.com）までご連絡ください。

ColorFlex L2の詳細については、QRコードをスキャンしてください。



スキャンしてください



11491 Sunset Hills Road Reston, VA
20190-5280

www.hunterlab.com