


# EasyMatch® QC クイックスタートガイド

A60-1017-602 ver.2.0

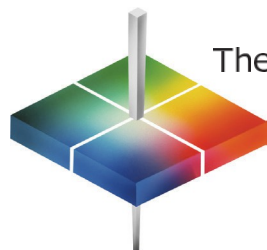

The world's true measure of color

# HunterLab

## A EasyMatch QC ソフトウェアのインストール

1. システムへのログイン  
PC に対する権限を持つ管理者アカウント（ネットワークまたはローカル）を使用してシステムにログインします。

2. インストール CD を CD-ROM ドライブに挿入するか、フラッシュドライブを USB ポートに挿入します。

3. CD の場合：Windows の [スタート]>[ファイル名を指定して実行]>「EZMQC-Menu」と入力し、[開く]をクリックし、[開く]をクリックします。次の画面が表示されます。

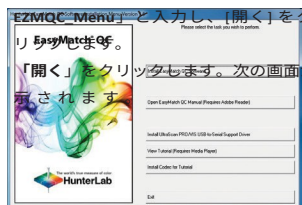


図 1. インストールウィザード

4. CD の場合：「Install EasyMatch QC」を選択し、画面の指示に従ってください。

5. フラッシュドライブの場合：EasyMatch QC フォルダを開き、EasyMatch QC-Setup.exe ファイルをダブルクリックします。



図 2. ソフトキーライセンスの選択

7. EasyMatch QC のインストールが完了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」の横にある [はい] を選択し、続いて「完了」を選択してコンピュータを再起動し、再度ログインしてください。

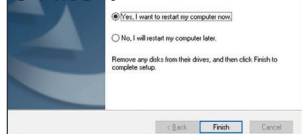


図 3. インストール完了

8. CD について：これで CD を取り出すことができます。

## B SoftKey ライセンスのアクティベーション

1. EasyMatch QC のアイコンをクリックするか、Windows のスタートメニューから以下の項目を選択して、EasyMatch QC を開きます：

スタート>プログラム>HunterLab>EasyMatch QC

2. 図4に示すように、ライセンスをアクティベートするための警告メッセージが表示されます。注：キーのアクティベートを行うまでは、EZMQC の機能は利用できません。

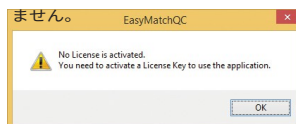


図4. ライセンス有効化に関する警告

3. SoftKey ライセンスはセンサーのシリアル番号に固有に紐付けられており、EasyMatch QC に同梱されている USB メモリに収録されています。

「EasyMatch QC」に同梱されている USB メモリ、または HunterLab からの電子メールで提供されます。

- [ヘルプ]>[ライセンスの登録/有効化]に移動します。
- 「ライセンスの有効化」を選択します。

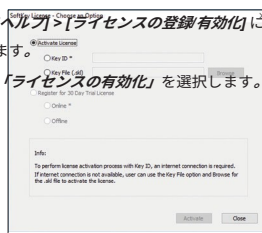


図 5. ライセンスの有効化

### オプション 1：キー ID

- メールからライセンス認証 ID をコピーするか、32桁のコードをメモしてください。
- [オプションの選択] ページ（図5）で、[キー ID] を選択します。
- ライセンスキー ID を貼り付けるか入力し、「アクティベート」をクリックします。

d. アクティベーションのステータスを確認メッセージが表示されます。

注：キー ID を使用してライセンスのアクティベーションを行うには、インターネット接続が必要です。

### オプション 2：キーファイル

この方法は、USB メモリ上の Softkey ライセンス (.skl ファイル) を使用する場合があります。

- SoftKey ライセンスが保存された USB メモリを USB ポートに挿入します。
- [ライセンス登録] ページ（図 5）で、[キーファイル (.skl)] を選択します。
- USB ドライブを参照して SoftKey ライセンス (.skl) ファイルを見つけ、[アクティベート] をクリックします。
- アクティベーションのステータスを確認メッセージが表示されます。

## C EasyMatch QC を再起動

1. 確認ページが表示されたら、「OK」を押して EasyMatch QC を再起動します。

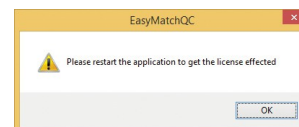


図 6. EasyMatch QC を再起動

## D HunterLab センサーをインストールします。

1. 再起動すると、「センサーがまだインストールされていません」というメッセージが表示されます。付属のケーブルを使用して、センサーをコンピュータに接続してください。「センサーの設定」画面では、機器のモデルと通信ポートを選択できます。続行するには、「Add Sensor」を選択してください。準備ができたら「OK」を選択してください。

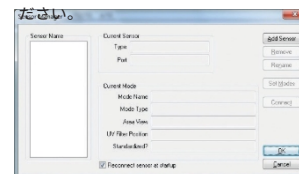


図 7. センサーマネージャー

2. 次の画面で通信ポートを設定します。準備ができたら「次へ」を選択してください。

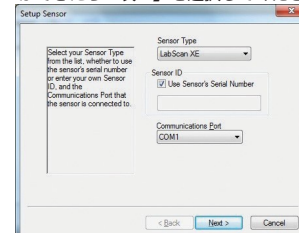


図 8. タイプとポートの選択

3. 注：センサーは SoftKey ライセンスと一致している必要があります。センサーの不一致エラーが発生した場合は、正しいセンサーを接続するか、HunterLab に連絡して接続するセンサーに対応するライセンスを取得してください。

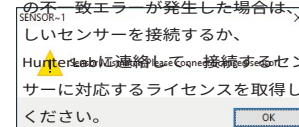


図 9. センサーの不一致

## F 標準化

1. 「今すぐ標準化」の横にあるオプションを選択すると、センサーの設定完了後、直ちに標準化処理に進みます。

本装置の使用に関する詳細な手順については、『EasyMatch QC ユーザーマニュアル』をご参照ください。

当社の全製品に関する情報は、[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com) をご覧ください。

