



ご注意！

HunterLab(®)の梱包を開ける前に、必ずこの文書をお読みください

HunterLab[®] MiniScan[®] EZ

A60-1021-639、ver 1.0



1. 箱から取り出す

MiniScan EZ を作業台に置いてください。必要に応じて HunterLab に本機器を返品できるよう、梱包材は保管しておいてください。

2. 注文内容の確認

ご注文内容をご確認ください。ご発注書と HunterLab からの出荷書類を照合してください。不一致がある場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチームまでご連絡ください。

3. MiniScan EZの設置場所の選定

HunterLab MiniScan EZ 分光光度計は高精度のポータブル機器であるため、極端な温度や湿度から保護された環境で操作してください。また、ポータブル機器ではありますが、使用中および保管中は安定した場所に設置し、過熱を防ぐために十分な通気スペースを確保してください。以下の表に、本機器のサイズと重量、および電氣的要件、温度・湿度要件を示します。

高さ	13.9 cm; 5.5 インチ
幅	10.9 cm; 4.3 インチ
奥行き	26.7 cm; 10.5 インチ
重量	1 kg; 2.2 lb
電源	電源単三形乾電池 6本
温度	10～40°C (50～104°F)
湿度	10% ～ 90%（結露なし）

4. 設置環境

- 本機器は直射日光を避け、窓から離して設置してください。
- MiniScan EZ の周囲の空気には、**アルカリや酸の蒸気、有機溶剤が含まれていない**ようにしてください。
- **ほこりの多い環境は避けてください。**
- MiniScan EZ を、**強い電界**のある場所で操作しないでください。
- **強い振動や衝撃は避けてください。**
- MiniScan EZ の近くに**発熱源**がないことを確認してください。



注：本書に記載されているこれらの条件および手順に従わない場合、装置の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。



5. 安全上の要件

- 紫外線 – LED 照明による目の損傷を防ぐため、測定中にサンプルポートから装置を覗き込む際は、必ず UV 保護メガネを着用してください。

6. 取扱説明書

HunterLab の MiniScan EZ 取扱説明書は、ここに記載されている情報を補完するものであり、操作、トラブルシューティング、および最適化についてより詳細な情報を提供しています。取扱説明書を参照することで、HunterLab MiniScan EZ 分光光度計を最大限に活用するための実用的な応用例について理解を深めることができます。


7. サービス

- HunterLab製品のサービスは、HunterLabが認定し、工場での研修を受けた担当者のみが実施することを許可されています。
- カバーは一切取り外さないでください。修理は、HunterLabのサービス担当者が実施します。

サービスが必要な場合は、HunterLab カスタマーエクスペリエンスチーム (support@hunterlab.com) までご連絡ください。



SCAN ME

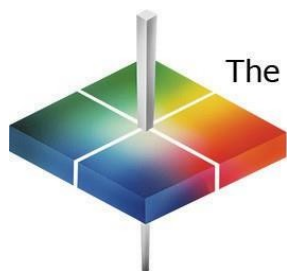

The world's true measure of color

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA

20190-5280

www.hunterlab.com