

MiniScan[®] EZ クイックスタートガイド

A60-1016-347 バージョン 1.0




A 本機のセットアップ

1. MiniScan EZの電池ケースに単3形電池6本を入れ、蓋を閉じてください。



2. ボタンパッドの中央ボタンを押して、MiniScan EZを起動します。

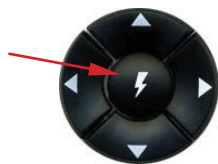

これで、本機器は標準化の準備が整いました。

3. (オプション) HunterLab社のEasyMatch QCソフトウェアを使用したMiniScan EZの制御

MiniScan EZの背面にあるMini-BコネクタからUSBケーブルをPCの標準USBポートに接続します。コンピュータにEasyMatch QCを起動し、MiniScan EZをセンサーとして接続します。



B 標準化

1. 下矢印キーを押して、メインメニューから「STANDARDIZE」を選択します。「GO」キーを押して確定します。



2. 黒色ガラス（またはライトトラップ）を覆っている校正シリンダーのエンドキャップを取り外します。ノーズコーンを標準試料にぴったりと押し付けます。「GO」を押して測定値を読み取り



3. ポートに校正済みの測定器用ホワイトタイルを置きます。「GO」ボタンを押します。



4. 標準化が完了したら、MAIN MENUに戻ります。




これで、本器はサンプルの測定準備が整いました。

C 読解例

1. MAIN MENUから「READ」を選択しその後、「GO」ボタンを押します。




2. 上/下矢印キーを押して、リストから設定を選択します。「GO」ボタンを押して続行します。

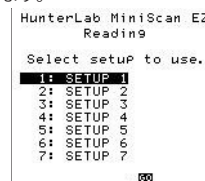

3. 測定対象の標準物質または試料をポートに配置します。対象物がポートに平らに密着し、ポートを完全に覆っていることを確認してください。



4. 「GO」を押して読み取りを行うと、色測定値が表示されます。

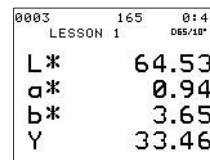

5. 下矢印キーを押して、測定値をメモリに保存し、USBプリンターで印刷します。



本機器の使用方法に関するより詳しい説明については、『MiniScan EZ 取扱説明書』をご参照ください。

当社の全製品に関する情報は、www.hunterlab.com をご覧ください。