


ColorFlex® EZ Citrus クイックスタートガイド

A60-1016-346 ver 1.0

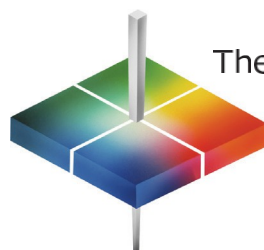

The world's true measure of color

HunterLab

A

装置のセットアップ

1. サンプルクランプ/ポートフォワードスタンドを使用して機器を設置してください。ACアダプターをColorFlex EZ Citrusセンサー背面の左側のポートに接続してください。
2. 電源コードを壁のコンセントに差し込みます。
3. ボタンパッド「GO (I)」を押して、ColorFlex EZ Citrusの電源を入れます。

これで、機器の標準化の準備が整いま

した。



4. (オプション) HunterLabのEasyMatch QCソフトウェアを使用したColorFlex EZ Citrusの制御

ColorFlex EZ 背面の Mini-B プラグから USB ケーブルをの背面のMini-BプラグからPCの標準USBポートに接続します。コンピュータでCMR-2913を使用してEasyMatch QCを起動し、ColorFlex EZをセンサーとして接続します。

B

標準化

1. 標準化を行う際は、サンプルポートに標準ポートインサート（オレンジジュース用チューブホルダーではないもの）が取り付けられていることを確認してください。
4. ポートに、校正済みの機器用ホワイトタイルを置きます。GOを押します。




2. 下矢印キーを押して、メインメニューから「標準化」を選択します。「GO」を押して確定します。



3. 黒いガラスをポートにセットします。



5. サンプルポートから標準ポートインサートを取り外し、オレンジジュース用チューブホルダーと交換します。

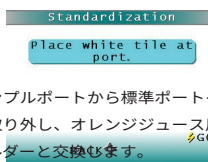

これで、測定器のサンプル測定準備が整いました。



C

サンプルの読み取り

1. メインメニューから「READ」を選択し、「GO」を押してください。
2. 上下矢印キーを押してメニューリストから「Citrus Color」を選択してください。「GO」を押して読み取ります。
3. シトラスジュースをチューブに注ぎ、OJホルダーの「ダイヤモンド」ラベルと一致するスロットにセットします。「GO」を押して読み取ります。



4. 「GO」ボタンを押して測定すると、色測定値が表示されます。



5. 下矢印キーを押して、測定値をメモリに保存し、USBプリンターで印刷します。



本機器の使用方法に関する詳細な手順については、『ColorFlex EZ Citrus マニュアル』をご参照ください。

当社の全製品に関する情報は、www.hunterlab.com をご覧ください。



The world's true measure of color

HunterLab

A60-1016-346 ver 1.0