


ColorFlex[®] EZ Coffee クイックスタートガイド

A60-1016-265 ver 1.1

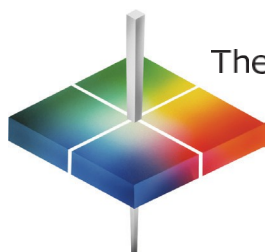

The world's true measure of color

HunterLab

A 装置のセットアップ

1. ACアダプターをColorFlex EZ背面の左側のポートに接続します。



2. 電源コードをコンセントに差し込む。



3. プリンタまたは他のUSBデバイスを使用する場合は、ColorFlex EZの側面にある2つのUSBポートの1つに差し込みます。



4. ColorFlex EZの電源を入れます。を押してください。⚡




これで標準化の準備ができました。

5. (オプション) HunterLabのEasyMatch QCソフトウェアを使用してColorFlex EZを制御する。

ColorFlex EZの背面Mini-BプラグインからUSBケーブルをColorFlex EZの標準USBプラグインに接続します。
をPCの標準USBプラグインに接続します。コンピュータにEasyMatch QCをロードし、ColorFlex EZをセンサーとして接続します。
にセンサーとして接続します。

B 標準化

1. 下矢印を押して、メインメニューから「標準化」を選択します。GOを押して選択します。

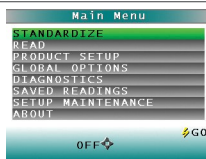

2. 標準箱を開け、黒いガラスをポートに置きます。GOを押します。




3. 校正済み測定器の白いタイルをポートに置きます。GOを押します。これでサンプルを読み取る準備ができました。




これで検体を読み取る準備ができました。

C 読み取りサンプル

1. MAIN MENUからREADを選択し、GOを押します。

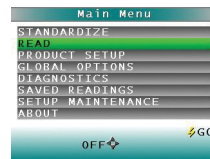


2. UP/DOWN矢印を押して、リストからセットアップを選択します。GOを押して続行します。

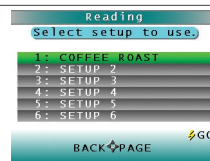

3. 検体を準備し、ポートの中央に置きます。



4. GOを押して読み取りを開始すると、色の測定値が表示されます。

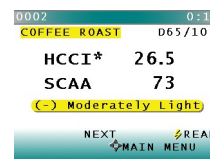

次のコーヒー濃度を表示するには、上矢印を押します。

5. 下矢印を押して読み取り値をメモリに保存し、USBプリンタに印刷します。



装置の詳しい使用方法については、ColorFlex EZ Coffeeユーザーズマニュアルをご参照ください。

すべての製品に関する情報は、www.hunterlab.com をご覧ください。