

A60-1017-551 ver.1.0



A 箱を開ける



1. アクセサリーケースに以下のものが入っていないか確認してください。
 - ビスタ楽器
 - クイックスタートガイド
 - 電源
 - ディディミウム診断フィルター
 - ハンターラボ2GB USBフラッシュドライブ
 - クリーニング・クロス
 - スタイラス

2. 電源コードとすべてのオプションの



3. 楽器の右側にあるロッカースイッチで電源を入れます。



4. ソフトウェアに入ると、自動的にカラーデータ画面が表示されます。

B 測定結果

- 1.標準化 - 開始するには、右上のワークスペースアイコンを押します。

ワークスペースのアイコン



2. ドロップダウンメニューから選択して、標準化モードを設定します。カラー測定とヘイズ測定の両方を行う場合は、"ヘイズを含む"ボックスにチェックを入れます。



- 3.読み取り値を読み取るには、読み取りボタンを使用します。
。サンプルは、このボタンは押しながらかドラッグして移動します。

測定アイコンを読む



- 4.



アプリケーションを設定する

C

:



ワークスペースのアイコン

1. カラースケール/インデックスの選択とグローバル設定
2. 公差- 選択したスケール、指数差の公差を設定します。
3. ビュー- カラー測定画面を選択します。

D 保存して出力する

- 1.

。

求人アイコン



2. 結果をビスタのオンボードメモリに保存するには、「ジョブを保存」を選択します。

。

- 3.

詳しくはマニュアルをご覧ください

。

E アクセサリー

測定用アクセサリのサンプルー覧は以下を参照。
www.hunterlab.com/vista

F

保証

装置の詳細な使用方法については、『Vista User's Manual』を参

照してください。